

1. 超遠心機およびローターの使用予約は必ず行う。
2. 超遠心機の取り扱いに習熟していない人は、必ず熟練者と一緒に使用する。
3. 試料の出し入れは、必ずチャンバーの外で確実にを行う。
4. バランスを確実にとること。特に、ローターにセットする時は対称であることを再度確認する。
5. ローターを回転軸にセットする時は、必ず完全にセットされたことを確認する。また、冷やしたローターを使用する時は水滴を拭き取ってセットする。
6. スイングローターを使用する時は、必ずバケットがヒンジピンにかかっていることを確認する。試料の本数にかかわらずバケットは6本すべて使用する。使用后バケットは速やかに返却する。
7. パーティカルローターのキャップを締める時は、必ず備え付けの工具を利用し、確実にを行う。初めての場合は、一人でせずに熟練者と一緒にする。
8. スタート後、設定回転数に達するまで監視する。
9. 異常な振動音を感じたら、すぐにストップボタンを押して、係員に連絡する。
10. 遠心終了後、必ずローターを水洗し、乾燥させて所定の場所に返却する。
11. 超遠心機本体の上に物を置かないようにする。
12. CsCl 溶液など、溶液の比重が 1.2 以上ある時は、使用するローターの最高回転数を 1~2 割下げる。
13. 使用后どんな小さな事でも気が付いたことは、必ず係員に連絡する。